


SNAP Beta-Lactam ST Plus Test

Voordat je begint

- Werkruimte moet net en vrij van residuen zijn.
- De SNAP* Beta-Lactam ST Plus Test is ontwikkeld voor gebruik onder normale kamertemperaturen (15°C–30°C).
- Monsters moeten gekoeld bewaard worden tussen (0°C–10°C) en binnen 3 dagen na collectie getest worden.
- Breng de test op kamertemperatuur (ongeveer 15 minuten) voor gebruik.
- Controleer of de conjugaatpellet zich op de bodem van het buisje bevindt. Indien niet, schud het buisje, zodat hij naar onder valt.
- Meng het monster grondig voor het testen.
- Gebruik geen SNAP* test na de vervaldatum.
- Raadpleeg de handleiding voor de volledige instructies.

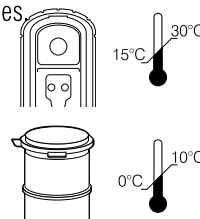

Vorbereiding monster

- Gebruik de IDEXX pipette. Zuig de melk op tot de indicator lijn (450 µL ± 50 µL). Voeg de melk toe aan het monsterbuisje (figuur 1).
- Schud het buisje zacht heen en weer om de conjugaat pellet op te lossen (figuur 2). Laat het monster niet langer dan 15 seconden mengen, alvorens je het aanbrengt op het SNAP* apparaat.



Figuur 1.



Figuur 2.

Voer de test uit

- Giet de hele inhoud van het buisje met het monster in het putje van het SNAP apparaat (figuur 3). Het monster vloeit over het resultatenvenster door naar de blauwe activatiecirkel.
- Wanneer de rand van de activatiecirkel begint te verdwijnen, druk heel hard naar beneden (figuur 4) tot je een duidelijke “snap” hoort. De blauwe activatiecirkel mag niet helemaal weggewassen worden. Zet de tijd op 6 minuten.



Figuur 3.



Figuur 4.




Activatie cirkel

- Te vroeg
- Snap
- Te laat

Lees de resultaten uit

- Na 6 minuten, lees de resultaten, hetzij visueel of met het 3-spot menu op de SNAPshot* DSR Reader.
- Is de monsterspot lichter dan de controle spot, dan is het monster positief. Is de monsterspot gelijk aan of donkerder dan de controle spot, dan is het monster negatief.

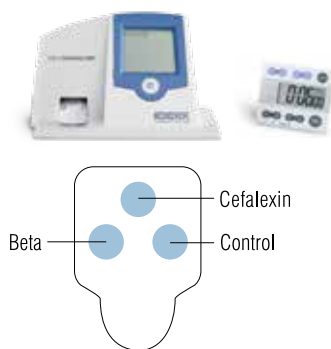

	Te vroeg	Snap	Te laat
Beta	—	+	—
Cefalexin	—	+	—

Positieve monsters moeten verder worden geanalyseerd. Cefalexin behoort tot de klasse van beta-lactam antibiotica. Een positief cefalexin resultaat moet behandeld worden als een positief beta-lactam resultaat.

Alle SNAP testen kunnen worden uitgelezen met de SNAPshot DSR Reader—waardoor data makkelijk getransfereerd, bewaard en geprint worden via de computer.

SNAP testen worden ondersteund door een toegewijd team van technische service professionals. Heeft u vragen, contacteer IDEXX Technische dienst op +00800 727 43399 of contacteer je lokale IDEXX vertegenwoordiger.

IDEXX